

HI181

Magnetic Mini-Stirrers with Electrode Holder



사전 점검

제품 포장을 제거하고 배송중 제품에 손상이 없는지 확인합니다. 만약 제품에 이상이 있는 경우 구매처에 연락합니다.

기기는 다음과 함께 제공됩니다.


- 전극 홀더, 교반기용 자석 바, 사용설명서

제품사양

Max. Stirring Capacity	1 Liter (0.26 gallons)
Min. Speed Range	100 rpm
Max. Speed Range	1000 rpm
Power Supply	110/115 Vac or 220/240 Vac, 50/60 Hz
Installation Category	II
Cover Material	ABS plastic
Environment	0 to 50 °C (32 to 122 °F); RH max 95%
Dimensions	137 mm (dia) x 51 mm (h) (5.39 x 2")
Weight	640 g (1.4 lbs.)

기능설명

제품 전면

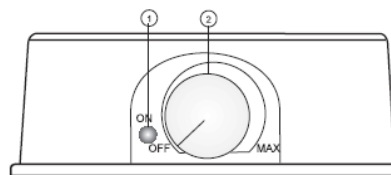


1. 전원 램프

: 램프가 켜있을 때 제품 전원이 켜져있다.

2. ON/OFF/속도 조절 손잡이

: 제품 전원을 켜고 교반 속도를 조절한다.

제품 후면

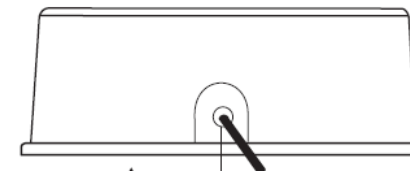


1. 퓨즈 홀더(400mA/250V 퓨즈)

2. AC 전원 코드


⚠ 퓨즈를 교체하기 전, 반드시 제품 전원 플러그를 뽑는다.

제품 사용법

1. 반드시 속도 조절 손잡이 부분이 OFF 위치로 되어 있는지 확인한다.

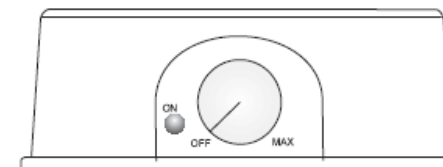

2. 비커 또는 유리 용기를 교반기 위에 올린 후 교반기용 자석 바를 비커 바닥 중앙에 놓습니다.

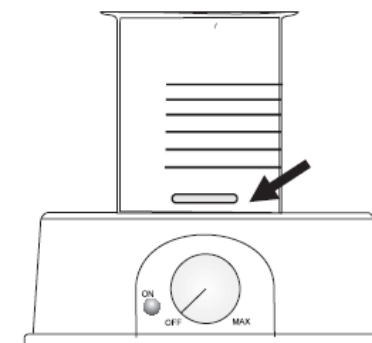


3. 혼합할 용액을 비커에 붓습니다. 교반 중 액체가 튀는 것을 방지하고 위해 용기 끝까지 채우지 않고 어느 정도 공간을 남깁니다.



7. 교반 작업 이후, 속도 조절 손잡이를 OFF 위치로 돌립니다.

8. 교반 과정이 끝나면 전원 코드를 뽑습니다.

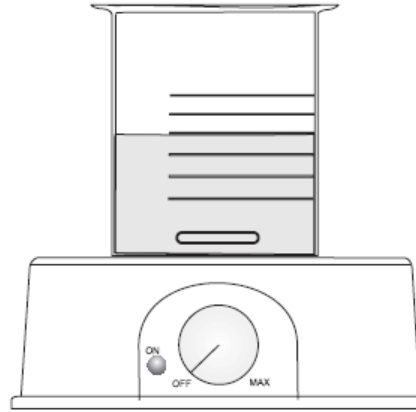

4. 기기 전원 코드를 연결합니다.

5. 속도 조절 손잡이를 조절하여 천천히 원하는 교반 속도로 맞춥니다.

6. 회전이 생기도록, 충분한 시간동안 제품을 혼합합니다.

