



HANNA Software 사용을 위한 환경 설정 방법


1) 제어판을 켜고, (시계,언어 및 국가별 옵션) 항목을 확인한다.

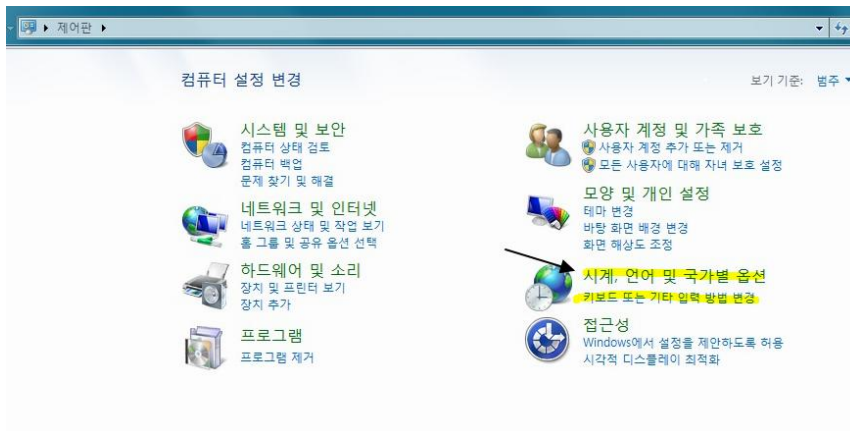

2) 국가 및 언어에서 “위치변경”탭을 클릭한다. “형식”을 대한민국에서 영어(미국)으로 변경

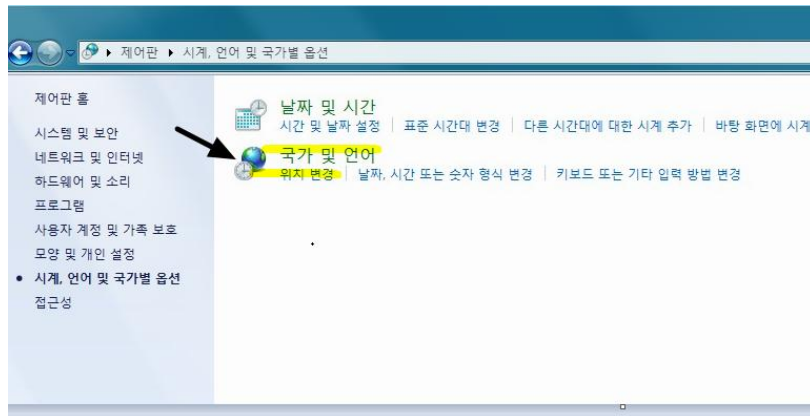

3) “형식”을 대한민국에서 영어(미국)으로 변경한다.

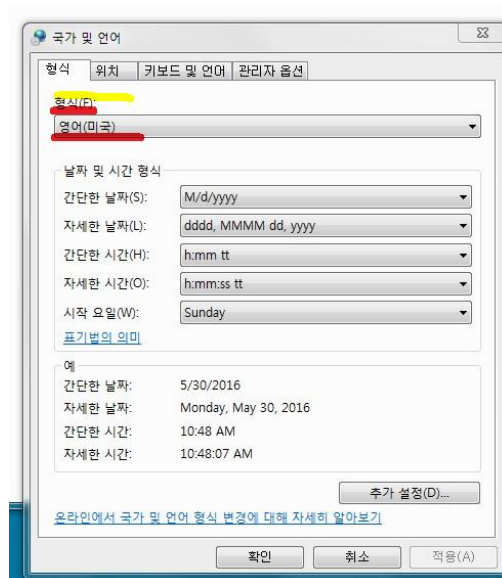

* 위와 같은 변경 후, 연결이 되지 않는 경우 아래 설정을 변경한다.

4) 제어판>관리자옵션>시스템 로컬변경을 선택, “현재 시스템 로컬”에서 “한국어(대한민국)” “영어 (미국)” 으로 변경 후, 재부팅을 실행한다.

재부팅 실행 후, HANNA 소프트웨어를 다시 연결한다.

