

HI 967XXC 시리즈

HI 967XX 이온 분석용 비색계 시리즈에 CAL-Check 표준 용액 및 가방이 추가된 휴대용 세트 상품으로, 모델명 뒤에 "C"가 붙습니다.



* HI 967XXC 제품 구성


- 기기 본체
- CAL-Check 표준 용액
- 샘플 큐벳(2pcs)
- 큐벳닦이용 천
- 이동용 가방
- 제품 성적서
- 사용 설명서

* CAL-Check 표준 용액

각 제품은 CAL-Check 표준 용액을 사용할 수 있으며, 각 표준 용액은 빛을 차단하는 보호 용기에 담아서 제공됩니다. CAL-Check 표준 용액은 성적서와 함께 제공됩니다. 성적서에는 lot 번호, 만료 일자, 25°C에서의 표준값이 표기되어 있습니다.



* CAL-Check 표준 용액 사용법

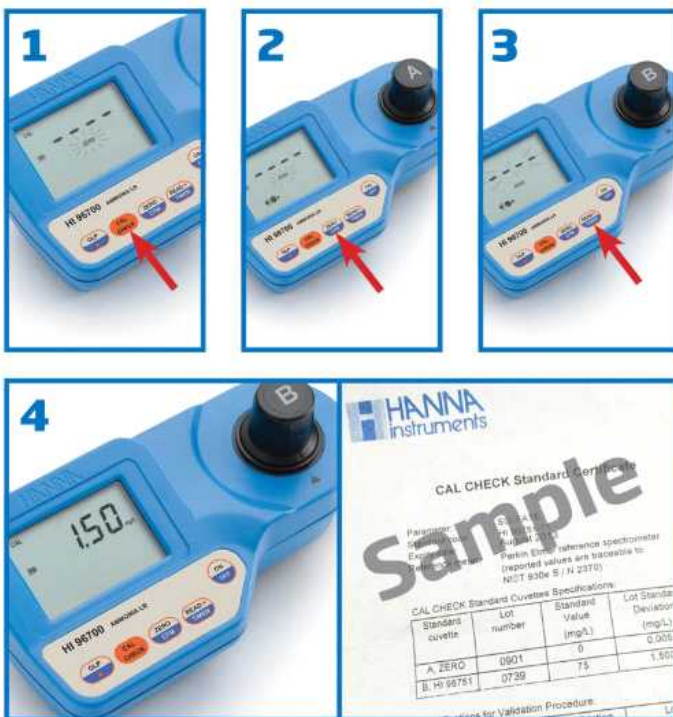

1. CAL-Check 키를 눌러 확인 모드로 들어갑니다
2. CAL-Check 표준 용액 중 A 큐벳을 넣고 Zero 키를 누릅니다. 측정이 완료되고, 화면에 "0.0"이 표시되면 A 큐벳을 제거합니다.
3. CAL-Check 표준 용액 중 B 큐벳을 넣고 Read 키를 누릅니다.
4. 화면에 나타난 값과 CAL-Check 표준 용액 성적서에 기재된 표준값을 비교합니다. 만약 측정값이 안정된 범위를 벗어났다면, 기기는 보정이 필요합니다.

※ CAL-Check 표준 용액은 측정하는 항목에 따라서 값이 다를 수 있습니다. 기기에 알맞은 CAL-Check 표준 용액을 사용합니다.