


HI 99104

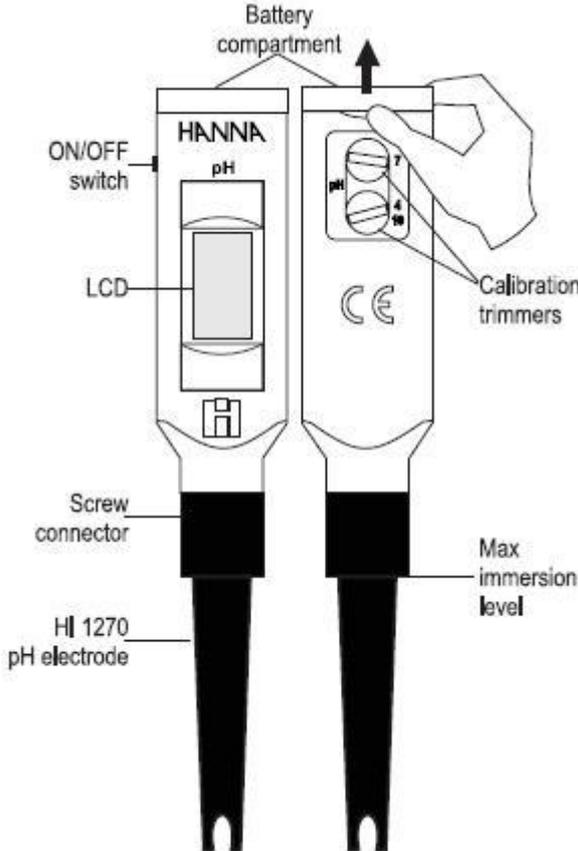

작동법

- 전극을 기기에 연결하고 검정색 보호 캡을 제거하십시오. 필요시 소금 잔여물을 제거하기 위해 물로 헹구어줍니다. 측정 전에 전극이 건조하다면 HI 70300 저장 용액에 30분간 담그고 재활성화시킵니다.
- 기기 스위치를 켜고 보정한 후 샘플에 전극 끝을 4cm 정도 담그십시오. 천천히 저어주고 화면이 안정화될 때까지 기다리십시오.
- 사용 후 항상 기기를 종료하고 전극은 물로 헹구어 HI 7061 세척 용액으로 세척한 후 검은색 보호 캡 속에 저장 용액 (HI 70300) 몇 방울을 넣어 보관하십시오.

절대로 저장 용액으로 증류수나 탈이온수를 사용하지 마십시오.

Note: 화면이 사라지면 기기 위쪽에 있는 보호 캡을 열어 배터리를 교체하십시오.

보정하기

- 일주일에 한번 보정하는 것이 권장됩니다.
- 기기를 pH 7 버퍼(HI 7007)에 담그고 천천히 저은 후, 측정치가 안정화되고 pH 7 트리머가 "7.01" pH를 읽도록 기다리십시오.
- 전극을 pH 4(혹은 pH 10) 버퍼(HI 7004 혹은 HI 7010)에 담그고 천천히 저은 후, 측정치가 안정화되고 pH 4/10 트리머가 "4.01"(혹은 "10.01")pH를 읽도록 기다리십시오.
- 기기가 보정되지 않는다면 전극을 교체하십시오.