


HI 322N & HI 324N

Timer-Controlled Stirrers

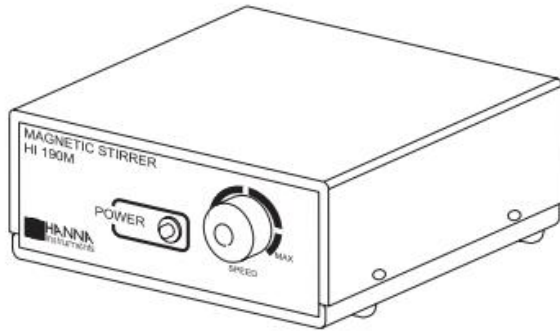

사전 점검

제품 포장을 제거하고 배송중 제품에 손상이 없는지 확인합니다. 만약 제품에 이상이 있는 경우 구매처에 연락합니다. 제품 교환 및 반품 시, 최초포장 상태로 제품과 함께 보내야만 가능합니다.

기기는 다음과 함께 제공됩니다.


- 교반기용 자석 바, 사용설명서

제품사양

	HI 322N	HI 324N
Maximum Stirring Capacity	5 Liters (1.3 gallons)	5 Liters (1.3 gallons)
Speed Range Min. Max.	100 rpm 800 to 1000 rpm	
Timer Range	user selectable from 5 minutes to 2 hours	
Tachometer	not applicable	4-digit LCD
Auto-Speed	standard	standard
Power supply	HI 322N-1 110/115 Vac, 50/60 Hz HI 322N-2 220/240 Vac, 50/60 Hz HI 324N-1 110/115 Vac, 50/60 Hz HI 324N-2 220/240 Vac, 50/60 Hz	
Installation Category	II	
Cover Material	AISI 316 stainless steel	
Environment	0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%	
Dimensions	180 x 180 x 70 mm (7.1 x 7.1 x 2.8")	
Weight	1.4 kg (3.1 lb.)	


기능설명

제품 전면

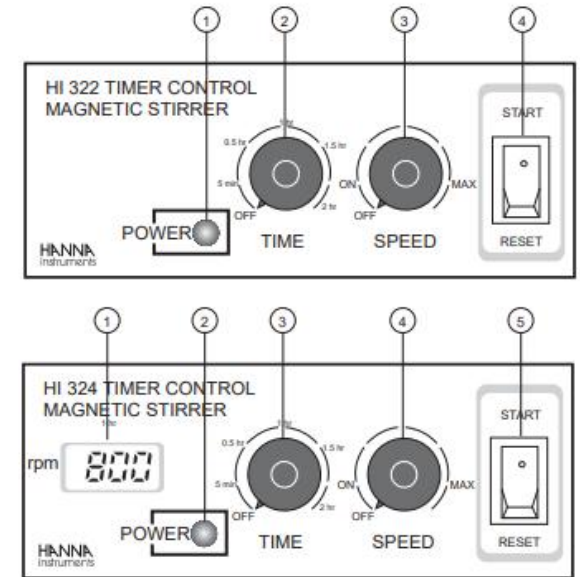


1. rpm LCD : rpm 속도를 나타낸다.
2. 전원 지시등 : 전원이 들어오면 불이 켜진다.
3. 시간 조절 손잡이 : 교반 시간을 조절할 수 있다.
4. 속도 조절 손잡이 : 교반기의 On/Off/속도를 조절할 수 있다.
5. 시작/재설정 스위치 : 교반 시간을 시작, 재설정 할 수 있다.

제품 후면



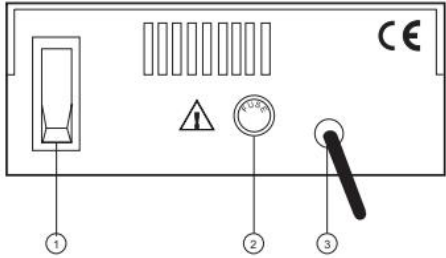


1. On/OFF 스위치
2. 퓨즈 홀더 (400mA/250V 퓨즈)
3. AC 전원 코드

 퓨즈를 교체하기 전, 반드시 제품 전원 플러그를 뽑는다.

제품 사용법

1. 반드시 속도 조절 손잡이 부분과 ON/OFF 스위치가 OFF 위치로 되어있는지, START/RESET 스위치가 RESET에 있는지 확인합니다.

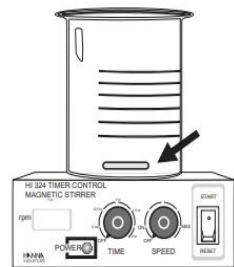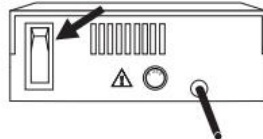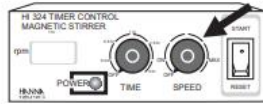


2. 비커 또는 유리 용기를 교반기 위에 올린 후 교반기용 자석 바를 비커 바닥 중앙에 놓습니다.


3. 혼합할 용액을 비커에 붓습니다. 교반 중 액체가 튀는 것을 방지하기 위해 용기 끝까지 채우지 않고 어느 정도 공간을 남깁니다.



4. 기기 전원 코드를 연결하고 ON/OFF 스위치를 눌러 전원을 켭니다.

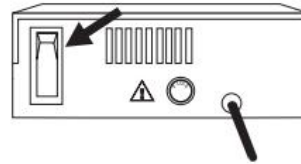

5. 시간 조절 손잡이를 조정하여 원하는 교반 시간을 맞춥니다. 이후 START/RESET 스위치를 START로 바꿔 교반을 시작합니다. 교반기는 START 위치에 있을 때 교반을 시작하며, 지정한 시간이 지난 후 교반을 끝냅니다.

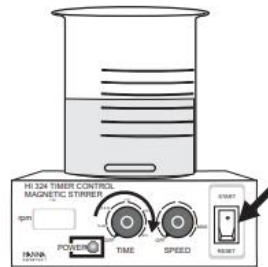

6. 속도 조절 손잡이를 조절하여 천천히 원하는 교반 속도로 맞춥니다.



7. 회전율이 생기도록, 충분한 시간동안 제품을 혼합합니다. HI 324N 모델은 LCD에서 회전 속도를 확인할 수 있습니다.

8. 교반 작업 이후, 속도 조절 손잡이를 OFF 위치로 돌립니다.

9. 교반 과정이 끝나면 전원 스위치를 끕니다.

